



CHECK LIST PER L'UTILIZZATORE DI ARMADI DI SICUREZZA	CL-ARS.02	1/1
	Codice	Pagina

DIPARTIMENTO DI

LABORATORIO DI **COD. LAB.:**

COD. ARMADIO: **RAPP. N.:**

Tipologia dell'armadio di sicurezza:

per agenti infiammabili per agenti corrosivi per acidi e basi per agenti tossici per bombole

ventilato aspirato refrigerato altro:

1. I pittogrammi di pericolo sono conformi, integri e non coperti da altro materiale?
Se no sostituirli con pittogrammi idonei. SÌ NO
2. I ripiani sono puliti ed è stato rispettato il carico previsto dal manuale di manutenzione ed uso?
Se no pulire i ripiani e riordinare il materiale distribuendolo uniformemente in tutti i ripiani dell'armadio. SÌ NO
3. Il materiale assorbente/adsorbente eventualmente presente nelle vaschette di contenimento presenta segni di alterazione?
Se si provvedere al suo ripristino. SÌ NO
4. Sono presenti segni di ossidazione delle parti metalliche (ad es. le cerniere) o le guarnizioni di tenuta sono rovinate?
Se si richiedere l'intervento di tecnici specializzati SÌ NO
5. Le serrature sono funzionanti?
Se no richiedere l'intervento di tecnici specializzati. SÌ NO
6. Le porte si chiudono agevolmente e la velocità di chiusura non è troppo alta né troppo bassa?
Se no richiedere l'intervento di tecnici specializzati. SÌ NO
7. Il tubo di ventilazione/aspirazione è danneggiato e/o presenta segni di rottura?
Se si richiedere l'intervento di riparazione alla Direzione per le Opere Pubbliche e le Infrastrutture. SÌ NO
8. Le valvole di presa e scarico dell'aria sono sporche?
Se si provvedere alla loro pulizia¹. SÌ NO
9. In caso di installazione di filtri chimici, si sono superate le ore di esercizio previste dal manuale di manutenzione ed uso?
Se si richiedere l'intervento di tecnici specializzati. SÌ NO
10. L'elettroaspiratore funziona correttamente?
Se no richiedere l'intervento della Direzione per le Opere Pubbliche e le Infrastrutture. SÌ NO

Esito controllo POSITIVO NEGATIVO

Valutazione generale/Note:

.....

.....

.....

Data	Operatore	Firma
_____	_____	_____

¹ **ATTENZIONE:** per aspirare la polvere in caso di armadi di sicurezza per infiammabili è vietato impiegare attrezzature alimentate elettricamente.